

DÉTERMINATION DES GROUPES SANGUINS

Référence : DGS



Kit complet

Comprendre les relations de dominance et de récessivité sur le système ABO

“Simulation de détermination des groupes sanguins et rhésus”

Notre kit ajoute la détermination des Rhésus sanguins aux classiques déterminations des groupes AB, A, B et O.

Objectifs cognitifs :

Réaliser une agglutination sur lame

Déterminer des groupes sanguins

Déterminer le Rhésus et examiner les risques d'incompatibilités liés aux rejets de greffe.

Manipulation proposée :

4 gouttes de différents sangs simulés seront déposées sur une lame.

Les groupes sanguins ABO et Rhésus seront déterminés en ajoutant les antisérum-A, antisérum-B et antisérum-RH (anti-D).

Résultats obtenus :

Agglutinations aboutissant à la détermination des groupes sanguins.

L'agglutination est visible à l'œil nu et très rapide. Résultats fournis dans la notice.

Composition (pour 60 tests) :

- 4 flacons de 10 ml simulant les sangs de 4 individus (1, 2, 3 et 4)

- 3 flacons de 15 ml simulant les sérums anti-A; anti-B et anti-Rhésus (anti-D)
 - 30 lames à concavités
 - 100 cure-dents
- Notice technique et pédagogique disponible sur notre site.

Conservation :
4 mois à température ambiante