

TITRAGE acide-base / Capteur pH

Matériel nécessaire :

- Capteur pH PS-3204
- Bécher, burette, agitateur



. (0)

TITRAGE acide-base / Capteur pH

- 1. Lancez Capstone.
- 2. Connectez le capteur dans « Interface/Réglage » en cliquant dessus.







TITRAGE acide-base / Configuration de l'affichage

3. Sur la page d'accueil, dans le menu déroulant de « Données du capteur », choisissez « Échantillonnage manuel ».



TITRAGE acide-base / Configuration de l'affichage

4. Créez la variable Volume dont les valeurs seront renseignées dans le tableau par l'élève. Dans le tableau, cliquez sur « x (unités) », sélectionnez « Créer une nouvelle » puis « Données saisies par l'utilisateur ». Enfin, écrivez que ce sera le « Volume » et l'unité en ml.



[Titre du tableau ici]

+ + = 0.00 0.0€

	L Ensemble	<aucune donnée<br="">sélectionnée></aucune>
	Volume (mL)	рН
1		
2		
3		
4		
5		



TITRAGE acide-base / Configuration de l'affichage

5. Sur le graphique, cliquez sur la variable « x » en abscisse pour sélectionner le « Volume ».



NB : Vous pouvez enregistrer ce fichier pour conserver cette configuration.



TITRAGE acide-base / Prise des mesures

6. Cliquez sur « Prévisualiser » pour lancer la prise de mesures.

7. Faites couler le liquide de la burette jusqu'à la valeur souhaitée, renseignez-la dans la colonne « Volume » .



8. Cliquez sur « Retenir la valeur » pour fixer celle-ci et l'enregistrer.



Prévisualiser

9. Reproduisez ces étapes jusqu'à obtenir l'ensemble des valeurs souhaitées.



TITRAGE acide-base / Analyse des mesures

10. Déterminez le point d'équivalence par la méthode des tangentes.



